


实验报告

实验编号: BJ-08-005

日期: 2016.08.18

样品名称:	头孢氨苄片	所属领域:	医药
原始尺寸:	~6mm	期望细度:	200-500 μ m
样品量:	15 粒/次	后续分析:	
其他要求:			

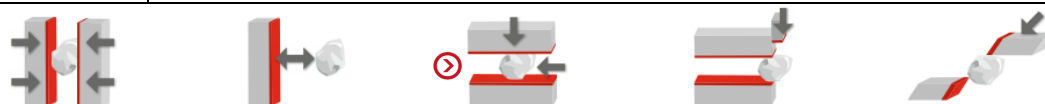

解决方案: 对于药片类样品研磨, 推荐使用臼式研磨机 Pulverisette 2

所选机型:	臼式研磨机 Pulverisette 2	
配置:	玛瑙研磨臼 + 玛瑙研磨杵	
压力:	7.5 daN	
研磨时间:	30sec	
最终细度:	200-500 μ m	

实验说明:

- 1、将样品放到研磨臼内, 将压力杆调到最上端, 根据样品粉碎情况, 慢慢调节增大研磨杵向下和向侧壁的压力, 以达到最佳的研磨压力。
- 2、研磨 30sec 后收集样品。

